

ELISA 辅助试剂盒说明书

产品编号：1030011

产品描述：

ELISA 辅助试剂包含 ELISA 试剂盒中的 8 个主要辅助成分，不含抗体、酶、标准品及其它对照物。使用前请检查试剂组成成份，若有任何疑问请与深圳市达科为生物工程有限公司联系，

E-mail: RD@dakewe.com。

产品构成：

试剂 (中英文)	规格	配制和推荐使用
Coating buffer (包被缓冲液)	12 mL×1 瓶	即用型, 100 μL /孔
Blocking diluent (封闭液)	25 mL×1 瓶	即用型, 250 μL /孔
TMB (单组分显色底物)	10 mL×1 瓶	即用型, 100 μL /孔
Dilution buffer R(1×) (稀释液)	10 mL×3 瓶	即用型
Washing buffer(50×) (浓缩洗涤液 50×)	15 mL×1 瓶	1 : 50 用蒸馏水稀释成工作液, 300 μL /孔
Stop solution (终止液)	10 mL×1 瓶	即用型, 100 μL /孔
ELISA 板	1 块	高亲和力, 可拆卸板
封板膜	2 张	
说明书	1	

*所有试剂 2~8℃ 保存, 保质期为 12 个月。

使用说明：

1. 该产品可以满足 1 块 ELISA 板的使用。
2. 即用型试剂为工作液, 直接使用。
3. 浓缩液先按照说明稀释成工作液后使用。
4. 每孔使用量以实际需求使用, 推荐使用量仅供参考。
5. TMB 防止污染, 有毒, 避免皮肤接触。
6. 终止液含硫酸, 有腐蚀性, 避免皮肤接触。
7. 推荐终止后读数的检测波长为 450 nm, 参考波长为 610-630 nm。

深圳市达科为生物工程有限公司

Dakewe Bioengineering Co., LTD

(180701)

深圳市达科为生物工程有限公司 地址: 深圳市坪山区坑梓街道金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 1 号楼 703 号
邮编: 518118 Tel: 0755-86235300 Fax: 0755-86235303 Web: www.dakewe.com E-mail: RD@dakewe.com 1/1