



MojoSort™ 特点

- 基于试管的磁性分选；
 - 快捷、高效地分选高纯度的功能细胞；
 - 更新后的“免洗”试剂盒步骤更简便；
 - 阳选或阴选，分选后得到的两部分细胞均可用于下游生物学实验；
 - 有大、小包装供选择，高性价比、高得率；
- 更多产品种类正在推出，敬请关注！

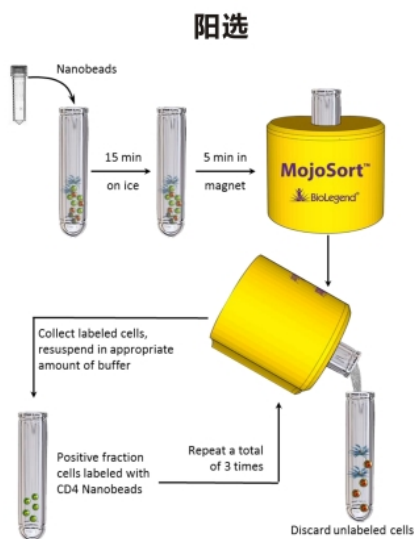

阳选操作流程示意图（免洗）

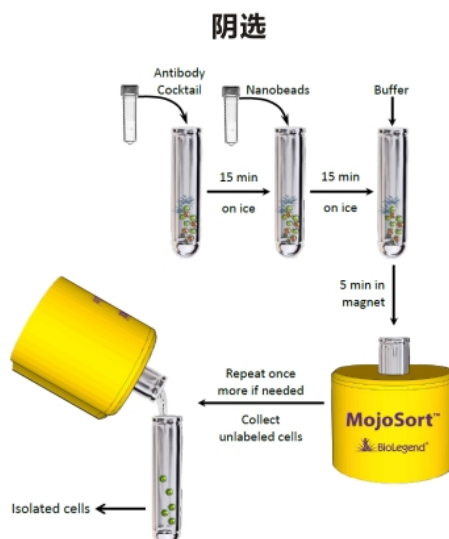

阴选操作流程示意图（免洗）

请注意相关产品对应的货号、批号及相应的 protocol!

FAQ

MojoSort™的纳米磁珠可以和目前市场上常见的纳米磁珠分选系统（磁极及分选柱）兼容。如用于其他系统请联系我们的技术咨询。

注意：不推荐用于BDIMag™ 和Life Technology的DynaMag™分选系统。

MojoSort™纳米磁珠外层包裹的成分是亲水聚合物，磁珠的平均直径大约是130 nm。

长期推广活动：


- 免费DEMO实验预约
- 免费试用申请
- 第一次购买产品可免费借用磁极

产品数据


人CD45磁珠分选试剂盒 (Cat.# 480029)



Before isolation

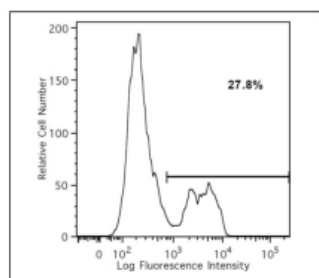


After MojoSort™ isolation

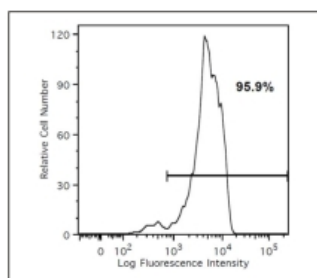


人PBMCs及人结肠恶性肿瘤细胞系 (HT-29) 细胞的混合单细胞悬液, 使用人 MojoSort™ CD45分选试剂盒分选CD45+细胞。PE anti-human CD3/CD19/CD56/CD14/CD15 cocktail染色后结果。分析中已利用7-AAD排除死细胞干扰。

小鼠CD45磁珠分选试剂盒 (Cat.# 480027)

Before isolation

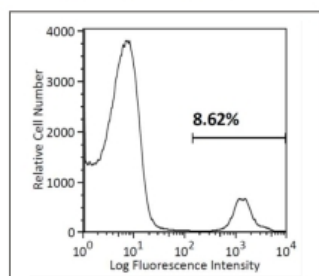

After MojoSort™ isolation

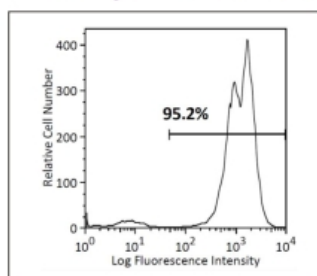

C57BL/6小鼠肺部组织单细胞悬液, 使用 MojoSort™ 小鼠CD45 磁珠分选试剂盒分选CD45+细胞。Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD45 (clone 30-F11) 抗体染色后结果。分析中已利用7-AAD排除死细胞干扰。

MojoSort™产品

人

类型	规格	货号
MojoSort™ Human CD4 Nanobeads	10 tests 100 tests	480013 480014
MojoSort™ Human CD45 Nanobeads	20 tests 200 tests	480029 480030
MojoSort™ Human CD3 T Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests	480021 480022
MojoSort™ Human CD4 T Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests	480009 480010
MojoSort™ Human CD8 T Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests	480011 480012
MojoSort™ Human CD14 Selection Kit	20 tests 200 tests	480025 480026
MojoSort™ Human CD4 T Cell Selection Kit	200 tests	480038

辅助产品

类型	规格	货号
MojoSort™ Buffer (5X)	250 ml	480017
MojoSort™ Magnet	5 ml tube	480019
MojoSort™ Streptavidin Nanobeads	100 µl 1 ml	480015 480016

小鼠

类型	规格	货号
MojoSort™ Mouse CD19 Nanobeads	20 tests 200 tests	480001 480002
MojoSort™ Mouse CD45 Nanobeads	20 tests 200 tests	480027 480028
MojoSort™ Mouse CD3 T Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests 200 tests	480023 480024 480031
MojoSort™ Mouse CD4 T Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests 200 tests	480005 480006 480033
MojoSort™ Mouse CD8 T Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests 200 tests	480007 480008 480035
MojoSort™ Mouse CD4 Naïve T Cell Isolation Kit	20 tests 200 tests	480039 480040
MojoSort™ Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Isolation Kit	10 tests 100 tests	480003 480004

MojoSort™磁珠是直接耦联抗体或链霉亲和素的纳米磁珠。

MojoSort™分选试剂盒一般包括生物素耦联抗体和链霉亲和素纳米磁珠。

MojoSort™分选产品需要使用分选buffer和分选装置。推荐我们的MojoSort™buffer (Cat. No. 480017) 和 MojoSort™磁极 (Cat. No. 480019)。

更多产品详情请访问：

<http://www.biolegend.com/mojosort>

DAKEWE 达科为®

深圳总部：0755-26650164
北京分公司：010-64828744/54/84/94
上海分公司：021-80166290/91/92/93
广州：020-87350260/87381715
成都：028-85561146

西安：029-83265729
香港：00852-26682848
武汉：027-87660510
济南：0531-86427198/86427199
沈阳：024-31064134/31064135

全国免费服务电话：400 819 7199
公司官网：www.bio-city.net
新浪微博名：达科为生物城
微博网址：http://weibo.com/bjdakewe



扫一扫，见分享！